

Manual de uso

# Frigossié

Refrigeración Controlada




**TECNOSALUD**  
EXPERTOS en soluciones para  
Farmacias y Hospitales



**Cuando use nuestros equipos es importante prevenir el riesgo de accidentes y lesiones personales. Siga estas recomendaciones básicas de seguridad y siempre aplique el sentido común.**

- Asegúrese de leer y entender las instrucciones en su totalidad antes de utilizar el equipo.
- Guarde este manual, podrá serle de utilidad en un futuro.
- Haga caso de las indicaciones que incluyen los equipos.
- No opere ningún equipo que evidencie un mal funcionamiento o que presente daños en sus partes, comuníquese con el servicio técnico de Tecnosalud de inmediato.
- Si el equipo cuenta con ruedas, mantenga el freno activado. Libérela solo al momento del desplazamiento.
- Si va a desplazar el equipo, active y verifique el bloqueo de los seguros correspondientes a partes móviles.
- Mantenga atención sobre los movimientos efectuados por los productos, hacerlo de forma desatendida puede ocasionar lesiones
- No modifique, ni intente reparar ninguna de las piezas del equipo.
- Nunca intente subirse total o parcialmente sobre un equipo.
- Tenga siempre presentes las cargas máximas permitidas por los equipos.
- Nunca permita que los equipos sean operados por niños.
- No ubique los equipos a la intemperie.
- No exponga los equipos a altas temperaturas, luz solar directa o humedad extrema.
- Utilice el equipo únicamente para darle el uso para el que fue creado.

# Frigossié

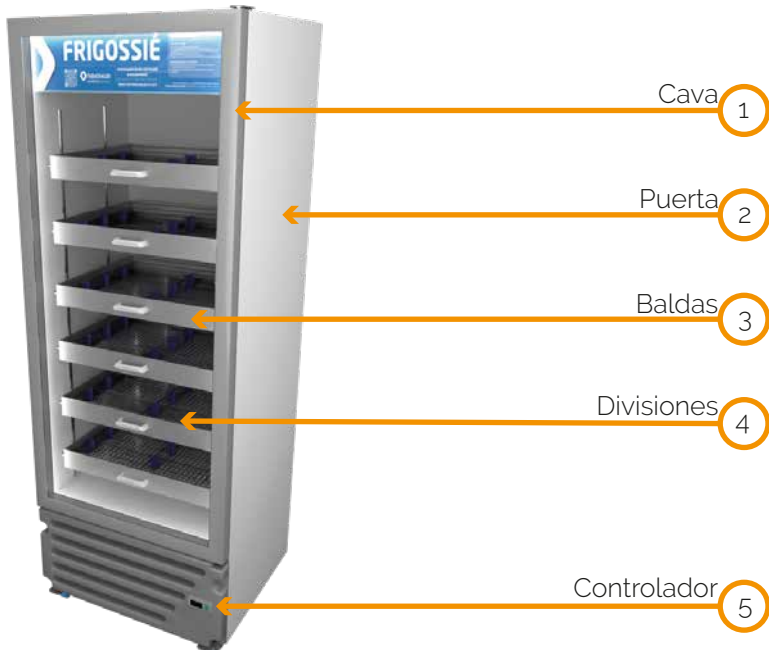

## **Características del suministro eléctrico**

Toma independiente con polo a tierra.

Breaker 15A

115V +/-10% a 60 Hz

## **Asentamiento**

Una vez ubicado el equipo, espere un tiempo mínimo de 2 horas antes de conectarlo mientras el lubricante del compresor se asienta.

## **Aclimatamiento**

Una vez conectado el equipo, verifique que durante la hora previa a la carga el refrigerador ha presentado temperaturas estables entre 2°C y 8°C.

## **Carga de inventario**

Antes de cargar cualquier inventario en los equipos FRIGOSSIÉ, verifique que esta ha mantenido temperaturas constantes entre 2°C y 8°C durante la última hora.

Asegurese de darle a los medicamentos 2 cm de espacio entre ellos, que estén alejados al menos 10 cm del ventilador interno y una separación de al menos 12 cm entre baldas.

Estos espacios permiten una adecuada circulación de aire.

## **Manejo ideal**

Abra la puerta únicamente para cargar el inventario o retirar productos y no deje la puerta abierta por más de 10 segundos.

## Instalación

Tenga en cuenta los siguientes puntos al momento de instalar los productos FRIGOSSIÉ:

- Instale los productos FRIGOSSIÉ con al menos 10 cm de espacio libre alrededor de toda su periferia.
- El frente del refrigerador debería estar 2 cm más elevado que la parte trasera.
- No instale los productos FRIGOSSIÉ donde reciba rayos de sol directos ni cerca a fuentes de calor

## **Verifique estos puntos en caso de presentar dificultades con el equipo**

### **El equipo no arranca**

- Observe los indicadores de estado del protector de picos para diagnosticar su estado y cámbielo en caso de ser necesario.
- El equipo puede estar desconectado. Conéctelo
- El breaker puede estar apagado. Determine si hubo un corto, repárelo y active el breaker manualmente.
- El voltaje puede ser insuficiente. Modifique el circuito de alimentación eléctrica.

### **Rango de temperatura alta**

- La ventilación de la unidad condensadora puede ser insuficiente. Realice mantenimiento.
- Puede que la puerta no esté cerrando bien. Verifique que no haya nada obstruyéndola.
- La carga puede estar mal distribuida, impidiendo el adecuado flujo de aire. Redistribúyalos siguiendo las indicaciones de este manual.

### **Ruidos extraños**

- Si el refrigerador está vibrando, asegúrese de que está bien nivelado.
- Si el ventilador no está girando libremente, asegúrese de que no tenga obstrucciones, y retírelas si las tiene.

## **Rutina de Limpieza**

### **Semanal**

- La rutina de limpieza semanal requiere una limpieza externa del producto con agua y jabon neutro.

### **Mensual**

- La limpieza mensual requiere que el refrigerador se desocupe para una limpieza interna, por lo que es necesario organizar el traslado de los medicamentos a otro refrigerador.
- Posteriormente, desconecte el equipo y retire las bandejas.
- Realice una limpieza completa del interior de la cabina y de las bandejas con una solución de agua y jabón neutro, secando un paño limpio y suave.
- Vuelva a conectar el refrigerador y espere al menos 2 horas antes de cargarlo nuevamente con el inventario farmacéutico.

## **Accesorios plásticos**

- Para garantizar la integridad del accesorio limpie con un paño humedecido en agua y jabón realizando movimientos lineales rectos.
- Seque con paño suave.
- Nunca limpie con productos abrasivos o solventes.



### **Colombia**

Dirección: Cra 6 #115-65

CC. Hacienda Santa Bárbara, Zona F, Of 506 - Bogotá

Email: [servicioalcliente@tecnosalud.com.co](mailto:servicioalcliente@tecnosalud.com.co)

Teléfono: (601) 3902968

Celular: (317) 6354439



**TECNOSALUD**

en soluciones para  
Farmacias y Hospitales